

Instalace Zero eLabViewer 0.6 pod Linux, poznámky autora SW. 3.4.2023

1. Rozbalit soubory ze ZIP souboru
2. Spustit aplikaci přes run.sh skript. Oba soubory run.sh a zero_elabviewer musejí mít povolení pro spuštění (nastavuje se přes příkaz `chmod +x <filename>`)
3. V případě nějakých problémů, je tam i skript `debug_libs.sh`, jehož výstup může napovědět kde je problém s knihovnamy.
 - a. Pokud by někdo měl problémy, ať mi pošle autorovi informaci, jakou distribuci a verzi Linuxu používá a výstup tohoto skriptu pokud možno
4. Na Ubuntu je možná potřeba spustit/installovat:
„`sudo apt-get install --reinstall libxcb-xinerama0`“ (ale nejsem si 100% jistý)
5. Zkoušel jsem na Ubuntu 22 LTS a Fedora 35, kde by to mělo fungovat